

# 3nh<sup>®</sup> PTS45 系列分光测色仪 多功能测试组件 安装使用说明

1. 用卧式测量组件进行测量时，仪器需要处于卧倒状态。

如图 1，将仪器装上平底口径，作好相关设置后，按图示方向装入仪器。

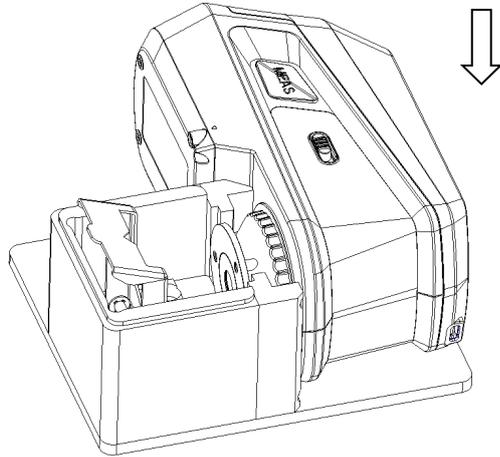


图 1

2. 如图 2，扳开夹手，按图示位置装入准备好待测样的比色皿，缓慢松开夹手，使比色皿紧贴测量口径。

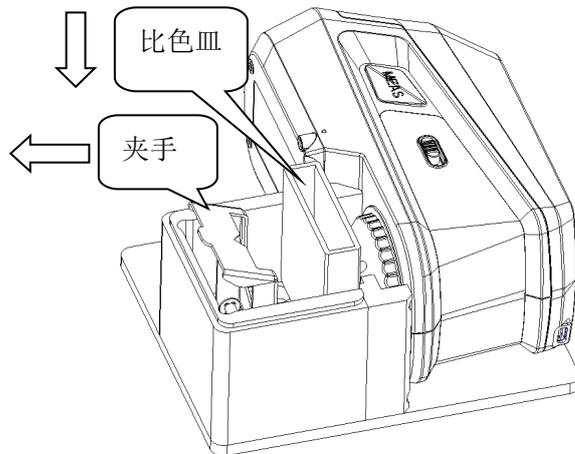


图 2

3. 如图 3，盖上盖板，即可操作仪器进行相关测量。

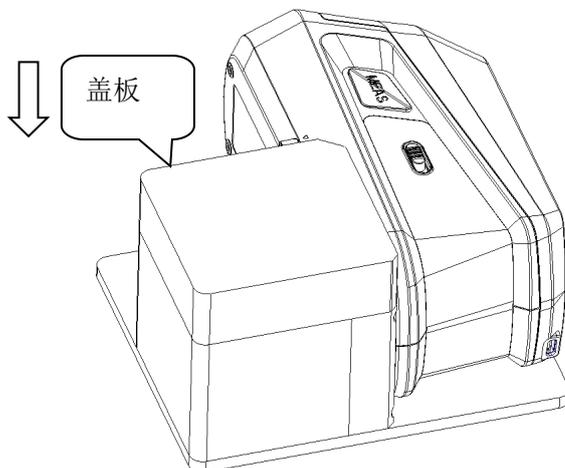


图 3